

**COMMENT MESURE-T-ON LE pH AVEC UN PAPIER pH OU UN PHMETRE?**

a- Papier pH :

Tout d'abord je découpe un petit morceau de papier de Ph dans une coupelle.

Puis je dépose une goutte de la solution à tester.

Enfin je compare la couleur à celle du nuancier et je détermine une valeur approximative du pH.

L'unité de mesure du pH est : .....

La valeur maximale mesurable par ce papier pH est : : .....

La précision de la mesure est : .....

La valeur du pH de ..... est : .....

b-pHmètre :

Tout d'abord le professeur a étalonné le pH-mètre.

Puis je plonge la sonde dans la solution.

Enfin je détermine la valeur plus précise du pH.

L'unité de mesure du pHmètre est : .....

La valeur maximale mesurable par pHmètre est : : .....

La précision de la mesure est : .....

La valeur du pH de ..... est : .....